

# Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial 大型旋转蒸发仪（A型玻璃组件）用自动蒸馏模块 （不含自动蒸发瓶残液排放功能）

P/N:591-61210-05-0



与相应的蒸发器系统相结合，自动Hei VOLUME Distimatic Pro 24/7模块可在广泛应用范围内实现高效、无人值守的全天候操作。

- 自动清洗模式可对玻璃组件和输送溶剂的管路进行清洗
- 7英寸触摸屏便于用户直观的操作
- 导航式菜单，可流畅的设置和储存程序参数
- 图形化和高亮颜色显示流程，系统运行状态清晰可见
- 可拆卸的控制面板，可实现远程对系统参数控制及调整
- 多语言用户界面
- 通过多种的操作模式（传感器模式、定时模式、手动模式）进行单独的程序设置
- 在无人值守的情况下，全天候安全运行
- 多种可选配套设备可以更好的发挥系统的优势

对于蒸馏，有两种模式可供选择：

### Sensor-Mode:

填充和排放都由传感器探测后自动进行

- 蒸发瓶内的液位传感器会监测填充液位填充液位可根据实验要求单独设置
- 通过电磁阀和系统内的负压轻松实现样品的自动填充
- 传感器将全程监控混合溶剂的数量，并在全部处理完后自动断电结束工作

### Time-Mode:

所有参数都由预先单独设置好的预定程序时间间隔进行自动控制

- 填充液位可根据实验要求单独设置
- 根据预先设置的循环时间，通过电磁阀和系统内的负压轻松实现样品的自动填充
- 预先设定的循环次数到达后会断电停止工作

# Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial

## 大型旋转蒸发器（A型玻璃组件）用自动蒸馏模块

显示	7英寸触摸屏
兼容性	Hei-VAP Industrial
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	17kg
独立控制面板	是
自动加入样品	是
自动排放冷凝液	是
自动排放蒸发瓶内残留物	是
电源输入	50 VA
噪音水平	< 80 dB(A)
输出功率	1,500 W
尺寸（没有包含其他组件，w / d / h）	186 x 429 x 521 mm
紧急停止按钮	是
防护等级DIN EN 60529 - 自动模块	IP 42